

neodisher® GRM



Por alakú speciális tisztítószer mosogatógépekhez és lefolyók tisztításához
OKBI/1517/2000. ad 6517-11/2000 OÉTI

Fő alkalmazási terület: Beszáradt, keményítőtartalmú élelmiszermaradékokkal szennyezett porcelán, laborüvegek gépi mosogatása, lefolyók tisztítása.

Tulajdonságok: A neodisher GRM mindenfajta élelmiszermaradékot eltávolít. A beszáradt, nehezen lemosható maradékokat is hatékonyan fellazítja és diszpergálja. Különösen a makacs, beszáradt keményítőmaradékokat képes gyorsan és megbízhatóan lemosni. Bármilyen vízkeménység mellett használható. A festett porcelánt, a nemesacélt, a laboratóriumi üvegeket, az edényeken és evőeszközökön használt műanyagokat nem támadja meg. Alumínium, eloxált alumínium és könnyűfém-ötvözetek tisztítására a neodisher GRM nem alkalmas!

Adagolás:

Konyhai porcelán alapmosogatása:

A neodisher GRM-et általában olyan porcelán edények, tányérok, csészék, stb. alaptisztítására használják, amelyeken az idő során keményítő-lerakódás keletkezett. Az alapmosogatás mosogató-automatában elvégezhető.

Ehhez 1 – 3 %-os, 50 – 70 °C hőmérsékletű neodisher GRM-oldat szükséges. Az oldatot a víztárolós mosogatógépek víztartályában kell elkészíteni.

A szalagos rendszerű gépekben a mosogatószert minden mosogatóshoz kézi adagolás során kell feloldani, majd a keményítővel szennyezett porcelánt lassú szalagsebességgel kell átengedni a gépen. Az elmosogatott edények kivételekor ellenőrizni kell, hogy az öblítés ill. az öblítőszer koncentrációja megfelelő volt-e. Amennyiben az edények öblítése nem megfelelő mértékű, az edényeket ajánlatos összegyűjteni, a gép víztartályába friss vizet kell tölteni. A víz felmelegítését követően a fénytelen edényeket még egyszer át kell engedni a gépen. E művelet után az elmosogatott edények visszanyerik fényüket.

Az egytartályos rendszerű gépekben a mosogatószer szintén kézzel adagolandó 1 – 3 %-os koncentrációban. Ha az edények a mosogatóst követően fénytelenek maradnak, a tartályt friss vízzel kell feltölteni és a fentiekben említett módon kell eljárni.

Mindkét eljárás esetén figyelembe kell venni, hogy az öblítés miatt a gép tartályában felhígul a mosogatóoldat, ezért a időnként a mosogatószer utántöltése szükséges.

Laborüvegek mosogatása:

A neodisher GRM 50–90 °C-os hőmérsékleten, 3 – 5 g/l koncentrációban is alkalmas laboratóriumi üvegtárgyak mosogatására speciális mosogatógépekben. Kiválóan alkalmas pl. ipari laborok üvegeiről eltávolítani a kátrányt, bitument és más, makacs szennyeződést.

Lefolyók tisztítása:

A neodisher GRM különlegesen erős tisztító hatásánál fogva alkalmas lefolyók tisztítására is. Öntsünk egy kevés neodisher GRM-t a lefolyóba. Kb. 1 óra elteltével a lefolyót öblítsük át vízzel.

Műszaki adatok:

Ömlesztett súly: 1.080 – 1.130 g/l
pH-érték (20 °C-os deszt. vízben) 1 – 3 %: 12,3 – 12,9
Titrálási faktor: 0,10 (neodisher titrálási eljárás szerint)

Összetétel:

EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:
< 5 % nem ionos tenzidek
15 – 30 % foszfátok
Egyéb komponensek: alkáliák, szulfátok.

Biológiai lebonthatóság:

A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton).

Fiziológia:

A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett élettani szempontból veszélytelen.

Tárolás:

A csomagolást mindig zárva kell tartani. A termék nedvesség hatására összezsomósodhat és veszíthet hatékonyságából.

Veszélyek és

balesetvédelmi ajánlások: Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében:

veszélyességi fok C: maró hatású
> 5 % szilárd nátriumhidroxidot tartalmaz

Veszélyforrások:

R 35 – Súlyos égési sérülést okoz.

Balesetvédelmi ajánlások:

- S 2 Gyermekekkezebe nem kerülhet.
- S 22 A port nem szabad belélegezni.
- S 26 Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.
- S 28 Ha a termék a bőrre kerül, bő vízzel öblítse le.
- S 37/39 Védőkesztyű, védőszemüveg használata kötelező.
- S 46 Ha a tápcsatornába jut, azonnal hívjon orvost (az orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét).

Termék-kód: GR 10